



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## LB(Luria-Bertani)培养基粉剂

### 简介:

Luria-Bertani 培养基是最经典的细菌培养基, 简称 LB 培养基, 可以用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。

Luria-Bertani 培养基粉剂主要由 1%胰蛋白胨、0.5%酵母提取物、1%氯化钠组成, 溶于无菌水即可使用, 如果严格要求无菌, 应高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	Storage
	R20124	
Luria-Bertani 培养基粉剂	1L	RT
说明书	一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作, 溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
- 2、如需无菌, 应溶解于蒸馏水或去离子水, 高压灭菌 20min。

### 注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。