



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

网状纤维染色液(改良 Gomori 银氨法)

简介:

网状纤维(Reticular fiber)是网状结缔组织内的一种纤维, 由网状细胞所产生, 直径多在 $0.2\sim 1.0\mu\text{m}$, 有韧性而没有弹性, 网状纤维的染色方法很多, 但染色原理基本一致, 大都采用银氨浸法。改良 Gomori 网状纤维染色原理是利用银氨液易被组织吸附与组织的蛋白质结合, 经甲醛还原成黑色或棕黑色的金属银, 沉积于组织内及其表面; 传统方法中还原后先采用氯化金调色, 再用硫代硫酸钠溶液洗去组织上未还原的银盐, 本改良法省略该步骤, 使网状纤维对比得更清晰。

网状纤维染色液(改良 Gomori 银氨法)主要经过氧化、漂白、媒染、浸银、还原步骤, 与改良 Gordon-Sweets 法不同之处在于后者采用酸性氧化剂和核固红复染液, 冰冻切片、低温切片和火棉胶切片均可用于网状纤维染色, 各种固定液均可采用, 重金属汞盐或钼盐固定液偶尔会产生一些非特异性银背景, 常用于鉴别肿瘤的性质和来源、癌与肉瘤、淋巴肉瘤与网状细胞肉瘤、血管内皮瘤与血管外皮瘤、骨尤文瘤与骨网状细胞肉瘤、脑膜瘤与星形细胞瘤、恶性神经鞘瘤及早期浸润癌等。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20375 5 × 50ml	Storage
试剂(A): Gomori 氧化剂	50ml	RT
试剂(B): 草酸溶液	50ml	RT
试剂(C): 硫酸铁铵溶液	50ml	RT
试剂(D): Gomori 银氨溶液	50ml	4℃ 避光
试剂(E): Gomori 还原剂	50ml	RT
说明书	一份	

自备材料:

- 1、蒸馏水、10%福尔马林固定液
- 2、二甲苯或环保脱蜡透明液、中性树胶

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织固定于 10%福尔马林固定液，常规脱水包埋。
- 2、切片厚 4 μ m，常规二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、把切片平置在染色架上，滴加 Gomori 氧化剂氧化 5min，稍水洗
- 4、入草酸溶液漂白 1~2min，流水冲洗 2min，蒸馏水稍洗。
- 5、硫酸铁铵溶液媒染 5min，稍水洗，蒸馏水稍洗。
- 6、滴加 Gomori 银氨溶液染色 3min，蒸馏水稍洗。
- 7、Gomori 还原剂还原 1min，流水冲洗 10min。
- 8、常规脱水，二甲苯或脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

染色结果:

网状纤维	黑色
胶原纤维	黄色至黄棕色
胞核	褐色至褐黑色

注意事项:

- 1、玻璃器皿必须用洗涤液浸泡 1 天，自来水冲洗干净，蒸馏水冲洗 2 次。
- 2、10%福尔马林固定液是较为适合的固定液，不宜采用含汞的固定剂如 Zenker 液，否则易导致切片非特异性沉淀。
- 3、Gomori 银氨溶液不太稳定，对光的敏感性强，应 4℃避免保存，恢复至室温后使用。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

有效期: 6个月有效。

