



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

醋酸银显影液

简介:

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成, 是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20867	Storage
试剂(A): 醋酸银显影缓冲液	100ml	RT 避光
试剂(B): 醋酸银	1 支	RT 避光
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、配制醋酸银显影液: 把 1 支醋酸银完全溶解于 100ml 醋酸银显影缓冲液, 即为醋酸银显影液; 4℃避光保存 3 个月有效。
- 2、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 3、显影: 切片浸入在醋酸银显影液内, 无需避光, 一般显色 3~5min, 具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。

染色结果: 阳性呈黑色状颗粒, 背景干净。

注意事项:

- 1、配制好的醋酸银显影液应尽量快使用, 以免失效。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。