



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

通用显影液

简介:

通用显影液是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影溶液，配方特别适用 X 光片的显影，也可用于普通的黑白底片或照片的显影。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R21313	Storage
通用显影液	500ml	4℃ 避光
说明书	一份	

自备材料:

- 1、X 光片、红灯
- 2、自来水、定影液

操作步骤(仅供参考):

1、显影：把 X 光片完全浸没在显影液内，一般显影 10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。

2、水洗：在自来水中冲洗 2~3min，以完全冲洗去显影液。

3、定影：浸没在定影液内，定影 2~5min 左右，定影时间再长一些如 10min，通常对洗片的结果没有明显影响。

4、水洗：在自来水中冲洗 2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

- 1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
- 2、显影液用于胶片时：冲卷 2~6 分钟，印放 1~3 分钟。
- 3、定影液用于胶片时：软片约 10 分钟，印放 10~15 分钟。
- 4、试剂可重复使用 5~10 次，不宜超过 20 次，最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效；20~25℃ 保存，2 个月有效。

