



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

SSC 缓冲粉剂(20×)

简介:

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交(如 Northern 印迹)、DNA 杂交(如 Southern 印迹)等核酸杂交。SSC 缓冲粉剂(20×)溶解于水, pH 值接近于 7.0, 适用于大多数的核酸杂交。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R21986			Storage
	1L	10×1L	500g	RT
SSC 缓冲粉剂(20×)				
说明书	一份			

操作步骤(仅供参考):

- 1、取 SSC 缓冲粉剂(20×)1 份(即 1L 的量)或 263.5g, 充分溶解于去离子水中, 补水至即 1L, 为 20×SSC Buffer。
- 2、配制好的 20×SSC Buffer 储存于 4℃, 6 个月有效。
- 3、稀释至 1×后使用。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。