



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

麦芽糖-硫酸镁溶液(100×)

简介:

麦芽糖是编码λ噬菌体受体的基因(LamB)的诱导物, 培养用于铺制λ噬菌体平板或液体的细菌时, 常在培养基中加入一定比例的麦芽糖。麦芽糖-硫酸镁溶液(100×)经过滤除菌, 麦芽糖浓度为 20%, 硫酸镁浓度为 1mol/L, 二者工作浓度一般分别为 0.2%和 10mmol/L, 一般稀释 100 倍后使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R30008	Storage
麦芽糖-硫酸镁溶液(100×)	100ml	4℃
说明书	一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般工作浓度为 1×, 即每 100ml LB 培养基加入 1ml 麦芽糖-硫酸镁溶液(100×), 也即稀释 100 倍后使用。
- 3、一般 37℃振摇 9~12h 进行培养。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。