



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Kovac 试剂

简介:

细菌的生化试验(也称生化反应)是指由于不同细菌具有各自的酶系统,对底物的分解能力不同,由此产生的代谢产物也不同,通过生物化学的方法测定这些代谢产物的过程,生化试验主要包括碳水化合物的生化试验、氨基酸和蛋白质的代谢试验、碳源和氮源的利用试验、酶类的代谢试验等。不同的细菌对蛋白质的分解能力不同,一般先由胞外酶把蛋白质分解为短肽或氨基酸,侵入细菌体内后由胞内酶把肽类分解为氨基酸,这一分解过程可以通过氨基酸和蛋白质的代谢试验来检测,其中吲哚试验就是典型的过氨基酸和蛋白质的代谢试验,常见的吲哚试验方法有试管法(Kovac 法、Ehrlich 法)和点状法。

Kovac 试剂又称柯氏试剂、吲哚试验试剂或靛基质试验试剂,其有效成分为对二甲氨基苯甲醛,其试验原理是微生物中含有的色氨酸酶能将蛋白胨中的色氨酸分解为无色吲哚,无色吲哚遇到对二苯甲氨基甲醛后形成红色的玫瑰吲哚,Kovac 试剂特别适用于肠杆菌科细菌、非发酵菌、寄养性细菌、厌氧菌的鉴定。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20692			Storage
	50ml	100ml	500ml	RT 避光
Kovac Reagent				
说明书	一份			

自备材料:

- 1、试管、恒温培养箱、吸管
- 2、蛋白胨水培养基



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

操作步骤(仅供参考):

- 1、将待检细菌接种于培养基，于 35~37℃ 恒温培养箱培养 24~48h。
- 2、沿试管壁缓慢加入 2~3 滴 Kovac Reagent，轻摇试管，出现红色为阳性，无色为阴性。

染色结果:

阳性	红色
阴性	无颜色变化

注意事项:

- 1、培养细菌时，注意避免交叉污染。
- 2、Kovac Reagent 有腐蚀性，请小心操作
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

