



隐孢子虫卵囊染色液(金胺-酚法)

产品简介:

隐孢子虫卵囊染色检查方法有金胺-酚染色法、改良抗酸染色法、金胺-酚染色法改良抗酸染色法等, 金胺-酚染色液由金胺--酚、适用于新鲜粪便样本或经福尔马林固定后的样本。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	R20810-3*20ml	Storage
试剂(A): 金胺酚染色液		20ml	RT 避光
试剂(B): 分化液		20ml	RT
试剂(C): 氧化剂		20ml	RT
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

- 1、准备粪便标本薄涂片, 自然晾干, 甲醇中固定 2~3min。
- 2、滴加金胺酚染色液于晾干的粪膜上, 放置 10~15min, 水洗。
- 3、滴加分化液于粪膜上, 放置 1min, 水洗。
- 4、滴加氧化剂于粪膜上, 放置 1min, 水洗。
- 5、待干、荧光显微镜检查。

染色结果:

低倍荧光显微镜下, 卵囊呈一圆形小亮点, 发出乳白色荧光; 低倍荧光显微镜下, 卵囊呈乳白色或略带绿色, 卵囊壁为一薄层, 多数卵囊周围深染, 中央淡然, 呈环状。

注意事项:

- 1、有些标本可出现非特异性的荧光颗粒, 注意加以区别。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效