



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Apathy 糖胶封片剂

简介:

Apathy 糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖、防腐剂等组成,是常用的封片剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号		Storage
	R20814		
Apathy 糖胶封片剂	10ml	50ml	4°C
说明书	一份		

操作步骤(仅供参考):

(一)贴壁细胞样品

染色完毕后,尽量吸干染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触封片液,尽量避免气泡。

(二)组织切片

染色完毕后,尽量吸干净染色液。加 1 滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。

(三)其它样品

参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。4°C 保存和运输。