

RNA 凝胶加样缓冲液 (5×)

产品简介：

RNA 凝胶加样缓冲液 (5×) 是一种经过适当改良的 5 倍浓缩的 RNA 上样缓冲液。该试剂以溴酚蓝为指示剂，稀释至 1×后比重仍然较大，加样后易下沉，且颜色清晰可见，起到电泳指示的作用。

源叶生物 RNA Loading Buffer (5×) 主要由溴酚蓝、二甲苯青 FF、EDTA 等组成，是 5 倍浓缩的溶液，使用时需稀释至 1×使用。

产品组成：

RNA Loading Buffer (5×) 5ml 4℃ 避光

操作步骤 (仅供参考)：

- 1、按照每 4μl RNA 样品加入 1μl RNA Loading Buffer 的比例，混合 RNA 样品和 RNA Loading Buffer (5×)。
- 2、直接加到 RNA 胶内，电泳。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12
个月有效。