



停影液

简介:

停影液是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的停止显影的溶液, 停影液配方特别适用 X 光片的显影后的停影, 也可用于普通的黑白底片或照片的显影后的停影。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	
	R22187	Storage
停影液	500ml	RT
说明书	一份	

自备材料:

- 1、X 光片、红灯
- 2、自来水、显影液、定影液

操作步骤(仅供参考):

1、显影: 把 X 光片完全浸没在显影液内, 一般显影 10s~2min, 具体显影时间要根据显影情况而定, 可以在红灯下观察, 当发现显影的程度已经达到预定目标即可停止显影, 进行后续步骤。

2、水洗: 在自来水中冲洗 2~3min, 以完全冲洗去显影液。

3、停影: 立即置于停影液中进行处理 3~5min, 如有必要可进行下列操作。

4、定影: 浸没在定影液内, 定影 2~5min, 定影时间再长一些如 10min, 通常对洗片的结果没有明显影响。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

5、水洗：用自来水冲洗 2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项：

- 1、曝光、显影、停影、定影等步骤均应在严密的避光环境中进行。
- 2、停影液有一定腐蚀性，应注意小心操作。
- 3、显影液用于胶片时：冲卷 2~6 分钟，印放 1~3 分钟。
- 4、定影液用于胶片时：软片约 10 分钟，印放 10~15 分钟。
- 5、试剂可重复使用 5~10 次，不宜超过 20 次，最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。

