



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

1×电泳转移缓冲液（转膜液）（粉剂）

货号: R32014

规格: 5*1L, 10*1L

保存温度: 室温保存, 有效期 24 个月。

产品简介:

1×电泳转移缓冲液是用于蛋白印迹实验（Western blotting）中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成, 为预混粉末, 不含 SDS 和甲醇, 便于储存、操作简便。

1×电泳转移缓冲液成分为: 25mM Tris, 192mM Glycine。

使用方法:

- 1、每袋粉剂可配制成 1000ml 的 1×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。
- 2、配制时用去离子水或双蒸水作为溶剂。准备甲醇溶液。
- 3、取出包装袋中的全部粉剂溶于 600ml 的去离子水或者蒸馏水中, 定容至 800ml, 使用前加入 200ml 甲醇溶液混匀。
- 4、本产品不含 SDS, 蛋白分子量较大或者疏水性较强时, 为增加转膜效果, 可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为 0.025-0.1%）。